

Wir begleiten
Ihre erfolgreiche
Getränkeherstellung

**SCHLISSMANN
SCHWÄBISCH HALL**



Tel. 07 91 - 9 71 91-0 • Fax 9 71 91-25
C. Schliessmann Kellerei-Chemie GmbH & Co.KG
Auwiesenstr. 5 • D-74523 Schwäbisch Hall

Getränkeanalytik

Probenentnahme

Stand 05/2017

- Wein- und Stechheber aus Glas oder Plexiglas -

Seite 1/2

Technische Informationen und Gebrauchshinweise

Allgemeines zur Probenentnahme:

Das Ziel der Entnahme einer Flüssigkeitsprobe aus einem großen Behälter besteht darin, eine Durchschnittsprobe zu ziehen, um aus ihrer Zusammensetzung bzw. aus ihren sensorischen Eigenschaften auf die Beschaffenheit des gesamten Volumens schließen zu können. Idealerweise erfolgt das Probenziehen aus einem gerade zuvor homogen durchmischten Gebinde. Aus Behältern, deren Inhalt nicht gerührt oder umgepumpt werden kann oder soll (z.B. im Barrique reifender Wein), muss die Probe möglichst aus der Mitte des Flüssigkeitsvolumens gezogen werden, um repräsentativ zu sein.


Auswahl des geeigneten Instruments:

Die Wahl des geeigneten Instruments zur Probenziehung erfolgt nach dem gewünschten Probenvolumen und der notwendigen Eintauchtiefe. Außerdem spielt die Materialbeschaffenheit eine Rolle:

- Wein- und Spirituosenproben zur Verkostung sollten nur mit einwandfrei gereinigten Hebern aus **Glas** gezogen werden.
- Für Proben für chemische oder physikalische Untersuchungen eignen sich auch unsere Heber aus **Plexiglasrohr**, das sich zwar recht gut spülen lässt und bedarfsgegenstandskonform ist, aber wie jeder Kunststoff Aroma absorbiert und nicht völlig gasdicht ist.

Stechheber Barrique


(Abgewinkeltes Glasrohr mit ausgezogenem Auslauf und Mundstück aus Kunststoff)

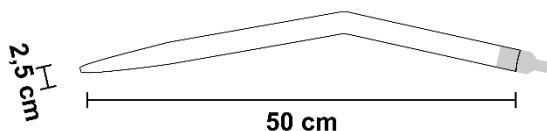

Art.-Nr.: 6278
Probenvolumen: 100 ml


Stechheber Vollglas

(Abgewinkeltes Glasrohr mit ausgezogenem Auslauf und Flachkugel)

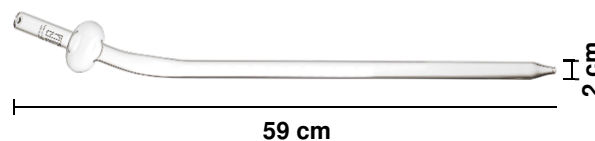


Art.-Nr.: 6279
Probenvolumen: 80 ml

Stechheber premium (Glas)

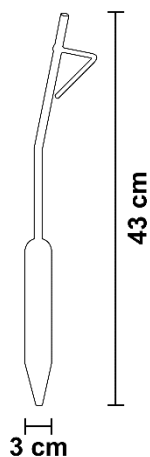

Art.-Nr.: 6269/1
Probenvolumen: 75 ml


Weinheber spezial (Glas)

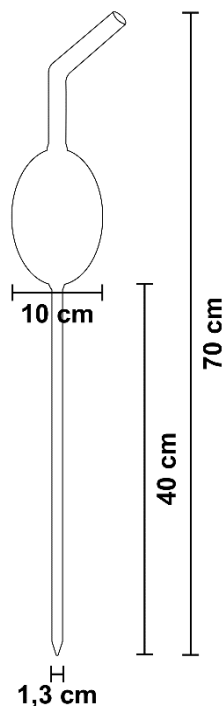

Art.-Nr.: 6269
Probenvolumen: 700 ml

SIMPLEX-Stechheber Plexi


(Gerades Plexiglasrohr mit Mundstück und Auslauf aus Kunststoff)

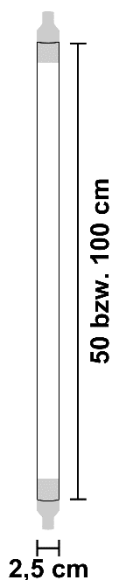

Art.-Nr.:	6274	6276
Länge:	50 cm	100 cm
Probenvolumen:	100 ml	250 ml

SIMPLEX-Stechheber Glas

(Gerades Glasrohr mit ausgezogenem Auslauf und Mundstück aus Kunststoff)

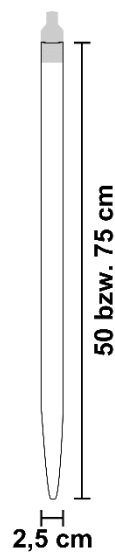

Art.-Nr.:	6270	6272
Länge:	50 cm	75 cm
Probenvolumen:	100 ml	180 ml